

短納期RNA-Seq解析をご依頼のお客様へ 送付キットを利用したRNA検体送付手順

CATCGAAC
TGAGATCCTGT
ATCACCTGTTGAAG
TCTTAAGGAAGGAATCA
TCGCAATAAGAGCA
AAGACTACGTCTTGTAC
AGAGCCGACT

1 オンラインで注文

1. オンライン注文サイトで情報を登録

オンライン注文サイトからRNA-Seq解析をお申し込みください。
検体名称を含む必要事項の入力をお願いいたします。

オンライン注文サイトはこちら▼



https://catalog.takara-bio.co.jp/userlogin/index.php?mode=wwwlogin&rtm_url=research/jutaku_online/service/input1.php

※ 入力した検体名称が最終データに記載されるのでご注意ください（名称変更不可）。

※ **8検体以下**の場合はチューブ、**9検体以上**の場合はプレートで検体を送付いただくようご協力をお願いいたします。

2. サンプル情報シートを印刷

オンラインでの注文が完了すると、ご登録いただいたメールアドレスに注文受領メールが届きます。
メールに添付された「サンプル情報シート.pdf」の印刷をお願いいたします。

2 検体の準備

タカラバイオより、**送付キット**をお届けします。キットがお手元に到着後、ご対応ください。

1. 検体（チューブまたはプレート）、QRコードシール、サンプル情報シートを準備

- ✓ チューブまたはプレート
 - ✓ QRコードシール
 - ✓ サンプル情報シート
- 送付キットに含まれます
・・・手順1-2で印刷済みです

2. QRコードシールを貼付

QRコードシールの「依頼書貼付用」をサンプル情報シートに、「●チューブ貼付用」をチューブまたはプレートに貼ります。

チューブの場合

サンプル情報シート

	検体名称	QRコード貼付
1	Sample_(+)_1001	
2	Sample_(+)_1002	
3	Sample_(+)_1003	

タカラバイオ NGS解析
チューブ・依頼書貼付用QRコードシール

	依頼書貼付用	チューブ貼付用	予備1	予備2
001				
002				
003				

チューブのフタに貼ってください！

Sample_(+)_1001
Sample_(+)_1002
Sample_(+)_1003

プレートの場合

サンプル情報シート

	プレート名称	QRコード貼付
1	Plate1_(+)	

タカラバイオ NGS解析
チューブ・依頼書貼付用QRコードシール

	依頼書貼付用	チューブ貼付用	予備1	予備2
001				

プレートの側面に貼ってください！

Plate1_(+)

3

1. 緩衝材で検体を包む

チューブおよびプレートを送付キットの緩衝材、チューブボックスでしっかり保護します。
プレートを複数枚送付する場合は、シールが破れるのを防ぐため、直接重ねず、1プレート
ずつ袋に入れ、緩衝材をはさんでください。

2. ドライアイスを輸送箱に入れる

輸送箱の一番下にドライアイスを入れます。ドライアイスの量は輸送日数が1日の場合2 kg、2日の場合3 kgが目安です。



ドライアイスを一
番下に！


3. 保護した検体を輸送箱に入れる

破損の原因となりますので、検体にドライアイスが直接触れないようにしてください。



ドライアイスと
検体が直接
触れないように！

4. 隙間がある場合は緩衝材で埋める

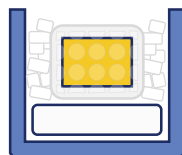

検体が動かない
ように！

5. サンプル情報シートをクリアファイルに入れ、さらにキットの外袋に入れて同梱する

結露による水濡れを防ぐため、ご協力をよろしくお願いいたします。
ます。



**サンプル情報
シートを同梱！**

4

送付キットの着払い伝票をご利用ください。

着払	お届け先	お届け希望日		(1)
		月	日	
		品名		(2)
ご依頼主	TEL	☐ 冷凍 ☐ 冷蔵		
	(-)			
	TEL			

(1) お届け希望日

平日午前を指定、翌日必着 (遠隔地を除く)

(2) 品名

オンライン注文番号 : NGS0000000 を記入してください。

必ずご確認ください！

- 短納期プランでは残余検体の返送は対応しておりません。必要量を分注して送付してください。
- プレート、1.5 mlチューブ以外（0.2 mlチューブ、0.5 mlチューブ、2 mlチューブ、8連チューブ）は短納期プランに対応できません。